



公用儀器使用注意事項

1. 由網路線上登記，先登記者先使用，網路預約權限只開放給各實驗室 PI 由 PI 決定授權給實驗室人員使用，PI 應負督導及使用者之責任。
2. 預約前請詳閱儀器操作手冊（可洽詢各儀器管理人）。
3. 使用時間過長者，請盡可能安排在正常上班時間之外(週末、晚上)使用。切忌佔用時段不使用，若經檢舉 3 次以上則暫停使用 3 個月。


Leica CM 1950 冰凍切片機簡易操作

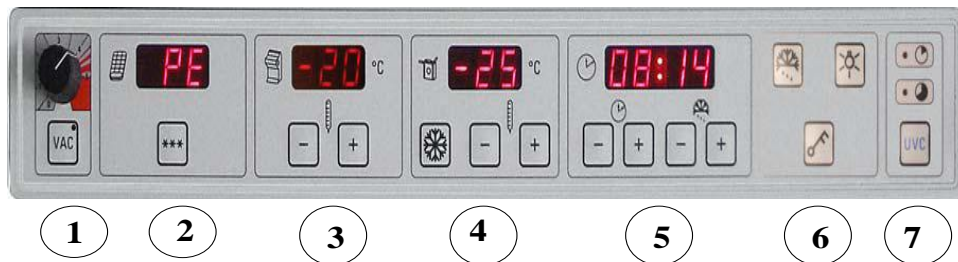

1. 抽吸引取器開關(VAC鍵啟動、轉輪調整風量大小)
2. 急速標本盤(開啟後10鐘後自動關閉)
3. 工作室溫度(設定後自動記憶)
4. 標本座溫度(急凍開關，開啟後需手動關閉)
5. 時間及除霜時間
6. 手動除霜、燈光及鍵盤鎖
7. UV光殺菌開關(30及180分鐘、長按切換)
8. 注意:工作室溫度低-5度標本頭溫度才可開啟

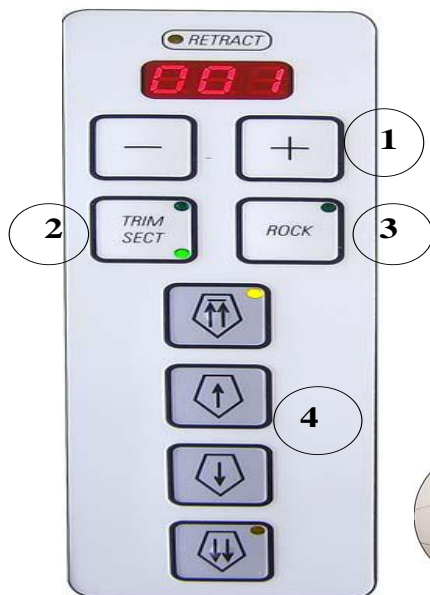

1. 厚度設定
2. 修片及切片轉換設定
3. 往覆及正常切片轉換設定
4. 標本座前進、後退鍵
(兩箭快速，單箭慢速)

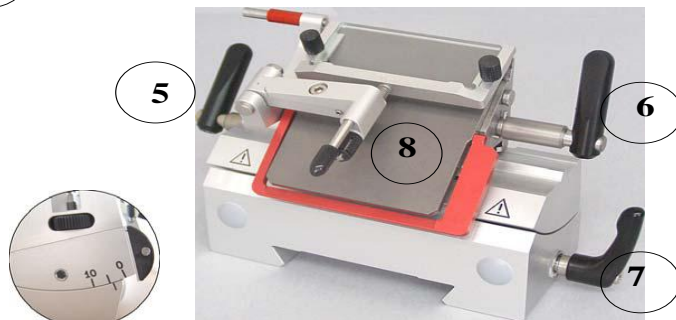

5. 刀座左右移動鎖鈕 6. 刀片夾取鎖鈕 7. 刀座角度設定鎖鈕 8. 防捲片調整鎖鈕

注意：刀座角度需設定在 4 度 如圖

儀器左右下方散熱風扇需定期清潔

每星期固定添加抗凍油

每年關機乙次以利除霜

其餘注意事項需觀看原廠手冊